

SO REINIGEN SIE Ihr Anatomiemodell



› Eine Kurzanleitung zur Reinigung Ihres 3B Scientific® Anatomiemodells*

“Das Wichtigste, was man über Coronaviren auf Oberflächen wissen muss, ist, dass diese leicht mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden können, die das Virus abtöten. Studien haben gezeigt, dass das COVID-19-Virus auf Kunststoff und Edelstahl bis zu 72 Stunden, auf Kupfer weniger als 4 Stunden und auf Karton weniger als 24 Stunden überleben kann.”

– Weltgesundheitsorganisation (WHO)

In den vergangenen Wochen haben unsere Kundendienstteams häufig Fragen zur ordnungsgemäßen Reinigung von 3B Scientific® Anatomiemodellen erhalten. Wir haben uns deshalb entschlossen, für Sie eine Kurzanleitung mit einigen praktischen Empfehlungen zusammenzustellen.

3B Scientific® Anatomiemodelle werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und wir verwenden nur langlebige Farben, um die anatomischen Details hervorzuheben. Bitte halten Sie sich an die folgenden Schritte zur Reinigung Ihres Anatomiemodells, um gleichzeitig die Einzelteile und die Farbe sicher zu schützen.



Schritt 1:

Nehmen Sie alle Teile Ihres Anatomicmodells auseinander und legen Sie sie auf eine desinfizierte Oberfläche.

Wichtig: Verwenden Sie zur Desinfektion nur Desinfektionsmittel, die in ihrer Zusammensetzung** keinen Alkohol enthalten, wie z.B. Desinfektionsmittel mit Ammoniumquaternären. Alkohol könnte die Farbe Ihres anatomischen Modells beschädigen, solche Schäden sind von der Produktgarantie ausgeschlossen.



Schritt 2:

Bitte tragen Sie Handschuhe, um das Desinfektionsmittel gleichmäßig auf alle Teile aufzutragen. Alternativ kann die Oberfläche mit warmem/ heißem Wasser und milden, neutralen Reinigungsmitteln wie Seife gereinigt werden.

Schritt 3:

Folgen Sie den Anweisungen des von Ihnen verwendeten Desinfektionsmittels. Einige Hersteller empfehlen, das Desinfektionsmittel mehrere Minuten einwirken zu lassen.

Schritt 4:

Lassen Sie das Modell gründlich trocknen. Wischen Sie überschüssiges Desinfektionsmittel ab und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Modell wieder zusammensetzen und lagern.

Dieses Verfahren sollte nach jedem Gebrauch wiederholt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr 3B Scientific Customer Service Team.

* Haftungsausschluss: Es ist möglich, dass Viren, Bakterien und Keime noch auf dem Modell verbleiben.

**WICHTIG: Alkohol kann die Teile beschädigen, bitte lesen Sie die Zusammensetzung des Produkts, bevor Sie es anwenden.



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE ONLINE AUF 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific GmbH • Heidelberger Straße 26 • 01189 Dresden • Germany • 3bscientific.com
Telefon: +49 351 40390-0 • **Fax:** +49 351 40390-543 • **E-Mail:** vertrieb@3bscientific.com