

CÓMO LIMPIAR SU modelo de anatomía



➤ Una guía rápida para limpiar su Modelo de Anatomía de 3B Scientific®*

„Lo más importante que hay que saber sobre el coronavirus en las superficies es que se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Los estudios han demostrado que el virus COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en cobre y menos de 24 horas en cartón.“
– Organización Mundial de la Salud (OMS)

Durante las últimas semanas, nuestros equipos de atención al cliente han recibido frecuentes preguntas sobre la limpieza adecuada de los modelos de anatomía de 3B Scientific®. Por lo tanto, hemos decidido preparar una guía rápida para ustedes con algunas recomendaciones prácticas.

Los **modelos de anatomía 3B Scientific®** están fabricados con materiales de la más alta calidad y sólo utilizamos colores duraderos para el acabado de los detalles anatómicos. Por favor, siga los pasos que se indican a continuación para limpiar su modelo de anatomía manteniendo sus partes y la pintura segura.



Paso 1:

Desmonta todas las partes de tu modelo de anatomía y colócalas sobre una superficie saneada.

Importante: Para la higienización, por favor use desinfectantes que no contengan alcohol en su composición**, como desinfectantes que contengan cuaternarios de amonio. El alcohol podría dañar la pintura de su modelo anatómico, tal daño quedaría excluido de la garantía del producto.



Paso 2:

Por favor, use guantes para aplicar el desinfectante uniformemente en todas las partes. Alternativamente, la superficie puede ser limpiada con agua tibia/caliente y agentes de limpieza suaves y neutros como el jabón o el detergente.

Paso 3:

Siga las instrucciones del desinfectante que está usando. Algunos fabricantes recomiendan dejar que el desinfectante actúe durante varios minutos.

Paso 4:

Deje que el modelo se seque completamente. Limpie el exceso de desinfectante y deje que todas las piezas se sequen completamente antes de volver a montarlas y almacenarlas.

Este procedimiento debe repetirse después de cada uso.

Para más información, por favor contacte con su equipo de Servicio al Cliente de 3B Scientific.

* Aviso Legal: Es posible que los virus, bacterias y gérmenes puedan permanecer en el modelo.

**IMPORTANTE: El alcohol puede dañar las piezas, por favor, lea la composición del producto antes de aplicarlo.



MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LÍNEA EN 3BSCIENTIFIC.COM



España **3B Scientific, S.L.** • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8 • 46980 Paterna (Valencia)
España • 3bscientific.es • Phone: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • E-mail: e3bs@3bscientific.com