

COMMENT NETTOYER votre modèle d'anatomie



➤ Un guide rapide pour nettoyer votre modèle d'anatomie 3B Scientific®*

„La chose la plus importante à savoir sur les coronavirus sur les surfaces est qu'elles peuvent être facilement nettoyées avec des désinfectants domestiques courants qui tueront le virus. Des études ont montré que le virus COVID-19 peut survivre jusqu'à 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable, moins de 4 heures sur le cuivre et moins de 24 heures sur le carton.“

– Organisation mondiale de la santé (OMS)

Au cours des dernières semaines, nos équipes du service clientèle ont fréquemment reçu des questions sur le bon nettoyage des modèles d'anatomie de 3B Scientific®. Nous avons donc décidé de vous proposer un guide rapide avec quelques recommandations pratiques.

Les **modèles d'anatomie 3B Scientific®** sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité et nous n'utilisons que des couleurs durables pour la finition des détails anatomiques. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer votre modèle d'anatomie tout en conservant ses parties et sa peinture en toute sécurité.



Étape 1:

Démontez toutes les parties de votre modèle d'anatomie et posez-les sur une surface aseptisée.

Important : Pour la désinfection, veuillez utiliser des désinfectants qui ne contiennent pas d'alcool dans leur composition**, tels que les désinfectants contenant des quaternaires d'ammonium. L'alcool pourrait endommager la peinture de votre modèle anatomique, de tels dommages seraient exclus de la garantie du produit.



Étape 2:

Veuillez porter des gants pour appliquer uniformément le désinfectant sur toutes les pièces. Vous pouvez également nettoyer la surface avec de l'eau chaude ou tiède et des produits de nettoyage doux et neutres tels que du savon ou du détergent.

Étape 3:

Suivez les instructions du désinfectant que vous utilisez. Certains fabricants recommandent de laisser le désinfectant agir pendant plusieurs minutes.

Étape 4:

Laissez le modèle sécher complètement. Essuyez l'excès de désinfectant et laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les remonter et de les stocker.

Cette procédure doit être répétée après chaque utilisation.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre équipe du service clientèle de 3B Scientific.

* Avertissement : Il est possible que des virus, des bactéries et des germes restent sur le modèle.

**IMPORTANT : L'alcool peut endommager les pièces, veuillez lire la composition du produit avant de l'appliquer.



DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES EN LIGNE À L'ADRESSE 3BSCIENTIFIC.COM



France 3B Scientific S.A.R.L. • 8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3 • 68870 Bartenheim • France
3bscientific.fr • Phone : 03.89.7075.20 • Fax : 03.89.70.75.21 • E-mail : commande@3bscientific.com