

## COME PULIRE IL TUO modello anatomico




## ➤ Una guida rapida per la pulizia del vostro modello anatomico 3B Scientific®\*

„La cosa più importante da sapere sul coronavirus sulle superfici è che può essere facilmente eliminato con i comuni disinfettanti domestici che uccidono il virus. Studi hanno dimostrato che il virus COVID-19 può sopravvivere fino a 72 ore su plastica e acciaio inossidabile, meno di 4 ore su rame e meno di 24 ore su cartone.“

– Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Nelle ultime settimane, i nostri team del Servizio Clienti hanno spesso ricevuto domande sulla corretta pulizia dei modelli anatomici 3B Scientific®. Abbiamo quindi deciso di redigere per voi una guida rapida con alcuni consigli pratici.

I **modelli anatomici 3B Scientific®** sono realizzati con materiali di altissima qualità e per la finitura dei dettagli anatomici utilizziamo solo colori di lunga durata. Vi preghiamo di seguire i seguenti passi per pulire il vostro modello di anatomia mantenendo al sicuro le sue parti e la vernice.

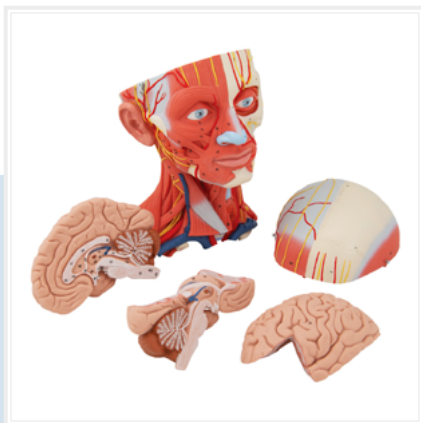

### Passo 1:

Smontare tutte le parti del vostro modello anatomico e stenderle su una superficie igienizzata.

**Importante:** Per la sanificazione, si prega di utilizzare disinfettanti che non contengono alcool nella loro composizione\*\*, come ad esempio disinfettanti contenenti quaternari di ammonio. L'alcool potrebbe danneggiare la vernice del vostro modello anatomico, tali danni sarebbero esclusi dalla garanzia del prodotto.



### Passo 2:

Indossare guanti per applicare uniformemente il disinfettante su tutte le parti. In alternativa, la superficie può essere pulita con acqua calda e detergenti neutri delicati come sapone o detergente.

### Passo 3:

Seguire le istruzioni del disinfettante che si sta utilizzando. Alcuni produttori raccomandano di lasciare agire il disinfettante per alcuni minuti.

### Passo 4:

Lasciare asciugare bene il modello. Eliminare il disinfettante in eccesso e lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di rimontarlo e conservarlo.

Questa procedura deve essere ripetuta dopo ogni utilizzo.

Per ulteriori informazioni, contattare il team del servizio clienti 3B Scientific.

\* Esclusione di responsabilità: è possibile che virus, batteri e germi rimangano ancora sul modello.

\*\*IMPORTANTE: L'alcool può danneggiare le parti, leggere la composizione del prodotto prima di applicarlo.



MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE, ALL'INDIRIZZO [3BSCIENTIFIC.COM](http://3BSCIENTIFIC.COM)



Italia **3B Scientific S.r.l.** • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • [3bscientific.it](http://3bscientific.it)  
Phone: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98 • E-mail: [vendite.italia@3bscientific.com](mailto:vendite.italia@3bscientific.com)