


Fonte de alimentação 12 V AC, 2

1012900 (230 V, 50/60 Hz)

1012899 (115 V, 50/60 Hz)

Instruções de operação

08/22 HJB

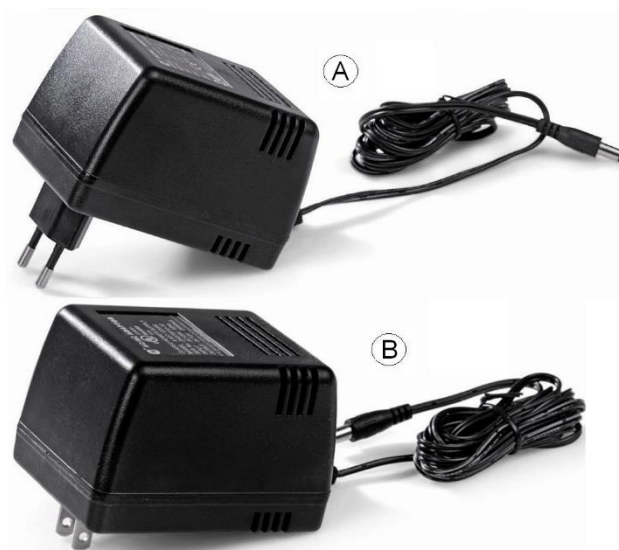

A Fonte de alimentação 12 V AC, 2 A para tensão de rede de 230 V 1012900

B Fonte de alimentação 12 V AC, 2 A para tensão de rede de 115 V 1012899

1. Indicações de segurança

A fonte de alimentação 12 V AC é construído conforme as regulamentações de segurança, segundo DIN EN 61010 Parte 1 e conforme a classe de segurança II. Está previsto para ser operado em ambiente seco e é apropriado para meios de operação elétricos.

No caso de ser utilizado conforme as indicações operacionais de segurança esta garantida a operação segura do aparelho. Esta segurança não estará garantida caso o aparelho seja operado de modo incorreto ou sem os necessários cuidados.

Caso seja determinado que o funcionamento sem perigo não seja mais possível (por exemplo, em caso de danificação do aparelho), deve-se imediatamente deixar de utilizar o mesmo.

Em escolas ou centros de formação a operação do aparelho deve ocorrer sob a responsabilidade de pessoas preparadas para a operação do aparelho.

- Antes de a primeira utilização verificar se o valor de tensão de rede impresso na coincide com a tensão de rede e condições de fornecimento locais.
- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verificar se este esta livre de danos ou defeitos funcionais, e caso sejam observados disfunções ou danos visíveis, desligar imediatamente o aparelho e garantir que não seja operado acidentalmente.

2. Descrição

A fonte de alimentação 12 V AC serve para a disponibilização de uma tensão alternada de 12 V.

Ela é injetado num bloco de plástico resistente a choques e previsto com um conector oco.

A fonte de alimentação esta disponível em 2 versões de tensão. A fonte de alimentação com o número de item 1012900 é adequado para uma tensão de rede de 230 V ($\pm 10\%$), a fonte de alimentação com o número de item 1012899 para 115 V ($\pm 10\%$).

3. Dados técnicos

Tensão de entrada:	230 V AC 50/60 Hz resp. 115 V AC 50/60 Hz
Tensão de saída:	12 V AC, 2 A máx.
Conector oco:	5,5 x 2,5 mm

4. Utilização

- Conectar a fonte de alimentação por meio do cabo de conexão ao consumidor.
- Ligar a fonte de alimentação à tomada.

5. Eliminação

- A embalagem deve ser eliminada nas dependências locais de reciclagem.
- Em caso que o próprio aparelho deva ser descartado, então este não pertence ao lixo doméstico normal. É necessário cumprir com a regulamentação local para a eliminação de descarte eletrônico.

