

Tubos comunicantes U58020

Instrucciones de uso

01/10 ALF



1. Advertencias de seguridad

El aparato "Tubos comunicantes" está hecho de vidrio. ¡Peligro de que se quiebren y ocasionen heridas!

- Trate con cuidado las piezas de vidrio.
- No someta el equipo a ninguna carga mecánica.
- Cuando use agua coloreada, tenga cuidado de que, por ejemplo, no salpique la ropa.

2. Descripción

Los tubos comunicantes sirve para la demostración del nivel del líquido en tubos comunicantes.

Se compone de cuatro tubos vidrio de diferentes formas abiertos hacia arriba y comunicados entre sí en la parte inferior, colocados sobre un pie.

3. Datos técnicos

Altura: aprox. 195 mm

4. Manejo

Para la experimentación se debe usar preferentemente agua coloreada. Se recomienda como colorante:

Solución de índigo U8410620

- El cilindro grande se llena de agua lentamente hasta 2/3 de altura al mismo tiempo se observa el nivel del agua en los cuatro recipientes.
- Para fines de demostración, inclinar el conjunto hacia ambos lados y comprobar en cada caso el nivel del líquido.

